



GIMA



Codice 24035 Centrifuga XC-2000

Code 24035 XC-2000 Centrifuge

XC-2000 CENTRIFUGA



Istruzioni

1. Sollevare il coperchio. (La centrifuga è dotata di un dispositivo di sicurezza che impedisce l'attivazione del motore con il coperchio sollevato.)
2. Posizionare il porta-provette all'interno della centrifuga: due modelli sono a vs. disposizione (15ml & 10ml). Fare uso del formato compatibile con le vostre provette.
3. Inserire le provette da centrifugare, assicurandosi che esse contengano la stessa quantità di liquido, così da consentire un appropriato equilibrio. Per una regolare centrifugazione inserire un numero pari di provette su lati opposti della centrifuga.
4. Uso dell'interruttore "one touch": premere il pulsante "switch", così da visualizzare la funzione tempo. Premere i tasti + o - , in modo da poter selezionare il tempo di centrifugazione: da 1 a 60 minuti. Pigiare di nuovo il pulsante "switch" al fine di regolare la velocità. Fare uso di + o - per l'impostazione della velocità: da 1000 rpm a 4000 rpm in aumento di 500 rpm.
5. Premere il pulsante "start" per l'avvio. La centrifuga è dotata della funzione memoria, registrando così le precedenti impostazioni.
6. Se la provetta risultasse di insufficiente lunghezza per il porta-provette, è possibile utilizzare i riduttori forniti dal costruttore. Posizionare le provette senza esercitare forzature.

Sicurezza

- Questa centrifuga è stata studiata per un utilizzo su una superficie piana e solida.
- Accertarsi che tutti i porta-provette siano riempiti con provette contenenti la stessa quantità di liquido. Provette non bilanciate potrebbero causare scosse all'unità, impedendole una regolare centrifugazione.
- Assicurarsi che le provette siano perfettamente sigillate prima dell'accensione della centrifuga.
- Prima di rimuovere le provette sincerarsi che la centrifuga si sia arrestata.
- Disconnettere l'unità dalla presa elettrica prima di pulirne l'interno.
- Mai muovere la centrifuga, se in funzione.

Caratteristiche

Voltaggio: 220v-50hz

Velocità: Approx. 1000-4000 rpm (accelerata in incrementi di 500 rpm's)

Tempo: 1-60 min.

Capacità: 15ml or 10 ml x6

Max.RCF: 1790g

Potenza: 80w

Cura e manutenzione

Mantenere pulita la centrifuga sia all'interno che all'esterno. Consigliamo la protezione dell'unità grazie a un telo, se inutilizzata.

In caso di guasto o malfunzionamento contattare immediatamente il fornitore. Qualsiasi tentativo di riparare la centrifuga o di sostituire qualsiasi suo componente invaliderà la garanzia stessa.